


LidTwister fra In Vitro

Skån dit håndled



Skruemaskine til centrifugerør

- Designet til at skåne dine håndled
- Kan skrue låg af og på
- Tager både 15 og 50 ml centrifugerør

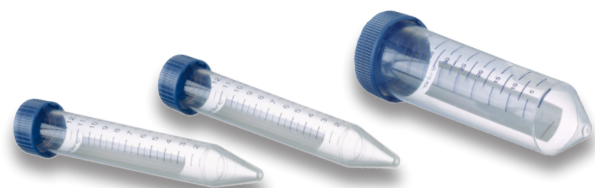

CE

In Vitro 

www.in-vitro.dk, Kratbjerg 336, 3480 Fredensborg, +45 48475070

LidTwister

Model 1001

LidTwister fra In Vitro

LidTwister er udviklet til at skrue låg af og på standard centrifugerør af plast i størrelserne 15 ml og 50 ml fra de mest kendte leverandører.

Da tilspændingsmomentet er styret af maskinen under påskrining af låget, vil den altid sikre en ensartet tilspænding af dette, hvorved tætheden er sikret.



Omskifteren kan stå i én af tre stillinger.

↑ : LidTwisteren skruer låget af og efterlader dette løst oven på centrifugerøret.

↓ : LidTwisteren skruer det løst monterede låg fast.

↕ : LidTwisteren skruer låget af og holder på dette, hvorefter lågen åbnes. Når røret igen placeres i holderen og lågen lukkes, skrues låget på igen.

Tekniske data

Forsyningsspænding: 1 x 100-240 VAC, 50-60 Hz, PE.

Forsyningskabel: Apparatstik IEC 320-C13 med plastkappeledning H05VV-F - 3G0,75 og stikprop til dansk jord.

Optaget effekt: Max. 75W

Trykluftforsyning: Trykluft efter ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Min. 5 bar

Sikring: T1A/250V

Mål og vægt: 45 x 21 x 30 cm (H x B x D) – 17 kg

Lagringstemperatur: -10 °C til +40 °C

Lydtryksniveau: Niveauet er under drift <70 db(A)

LidTwister virker i henhold til EN ISO 13849-1:2008 og er produceret ifølge internationale direktiver og regler for CE mærkning.



In Vitro 